

## Линейный полиакриламид для осаждения нуклеиновых кислот


<http://ru.lumiprobe.com/p/linear-acrylamide>

Линейный полиакриламид инертен, не ингибирует ферментативные реакции и идеально подходит для соосаждения малых количеств нуклеиновых кислот либо количественного выделения из разбавленных растворов.

Линейный полиакриламид не интерферирует при  $A_{260/280}$  и не влияет на спектральные характеристики нуклеиновых кислот, позволяя осаждать фрагменты размером более 15 пар оснований и отделять продукты ПЦР-реакции от нуклеотидов и коротких фрагментов. Также преимуществом линейного полиакриламида для осаждения нуклеиновых кислот является то, что он не контаминирован ферментами, так как синтезируется химическим способом.

## Рекомендации по использованию реагента:

Реагент поставляется в концентрации 20 мг/мл и не требует дополнительного разведения; на одно выделение рекомендуется использовать 1 мкл раствора линейного полиакриламида. После добавления линейного полиакриламида проведите осаждение ДНК 0,8 объемами изопропанола или 2,5 объемами этанола в присутствии соли (например 0,3 М ацетат натрия), промойте осадок 70% этанолом и после тщательного удаления жидкости растворите в воде или Трис-буфере.

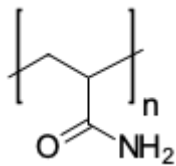

**Структура Линейного полиакриламида для осаждения нуклеиновых кислот**

### Общие свойства

- Вид продукта: бесцветная жидкость
- Растворимость: растворим в воде
- Условия хранения: 24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги.
- Юридическое заявление: Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели *in vitro*, для людей или животных или в коммерческих целях.